

卡诺氏固定液

卡诺氏固定液

卡诺氏固定液(Carnoy's Fluid/carnoy's fixative) 适用于一般植物组织和细胞的固定，常用于根尖、花药压片及子房石蜡切片等。

有极快的渗透力，根尖材料固定 15~20min 即可，花药则需 1h 左右，固定最多不超过 24h，固定后用 95%酒精冲洗至不含冰醋酸为止；如果不立即处理材料，需转入 70%酒精中保存。固定液的重要特性是能迅速穿透细胞，将其固定并维持染色体结构的完整性，还要能够增强染色体的嗜碱性，达到优良染色效果。

温馨提示

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存温度

保存于 2~8℃

包装清单

货号	品名	包装
BF059	卡诺氏固定液	500mL
	说明书	1 份

